

Notice simplifiée d'OrphyLAB

OrphyLAB est une interface d'acquisition – Voir ci-contre

OrphyLAB est reliée à l'ordinateur par un câble USB

3 tensions d'acquisition notées U1, U2 et U3

Fréquence d'échantillonnage : 500 kHz ; Convertisseur 12 bits



Un logiciel OrphyLab permet d'exploiter les acquisitions

Barre des icônes d'OrphyLab

Cliquer sur U3 pour faire l'acquisition sur cette voie

**L'icône Regressi est active à la fin de l'acquisition
Cliquer dessus pour transférer l'acquisition**

Cliquer sur l'icône Loupe pour mieux visualiser l'acquisition

ORPHYLAB -V2.01
Fichier Edition Options Aide

Acquisition Arrêt RAZ Curseurs GBF S.A. Reco. Regressi Affichage IP Protocole Vumètre Loupe

I1 I2 I3 1 A | U1 U2 U3 6 V | ? Z

Durée 988 ms Nombre 38 Tech/s 26 ms Monocoup Déclenchement Barre d'espace

Réglage de la durée d'acquisition

Réglage du nombre de points d'acquisition

Indication de la période d'échantillonnage

Déclenchement de l'acquisition par la barre d'espace ou par un seuil de tension

Pour imprimer la courbe d'acquisition, faire Fichier Imprimer Choisir mode portrait ou paysage